

振盪培養箱安全標準作業程序

設備名稱：振盪培養箱

作業方式：個人作業或協力作業

處理物品：菌種、培養基

使用器具：錐形瓶

防護器具：實驗衣、護目鏡及手套

一、工作步驟：

1. 工作前：

- (1) 檢查電源
- (2) 將欲振盪培養之樣品放入，並確實關上門
- (3) 設定溫度、轉速之後起動

2. 工作中：

- (1) 專心操作並配戴防護器具
- (2) 操作人員嚴禁嬉戲

3. 工作後：

- (1) 取出樣品，關閉電源
- (2) 使用後將機具及清理週邊環境整潔並將器具歸位

二、事故處理：

- (1) 通知系辦公室、環安組
- (2) 受傷人員送衛保組或醫院治療
- (3) 機台有雜音或溫度無法到達設定溫度時，請聯絡系辦，將報請營繕組或廠商維修

備註說明：本作業程序僅供參考，各系中心請依實際需求修改。